




**2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“
4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“**

Projekto sutarties numeris: **ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261**

Projekto pavadinimas: **Inovatyvūs mokymosi metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalaurų rengimui**


KONDUKTOMETRO COND 730 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Klavišų aprašymas

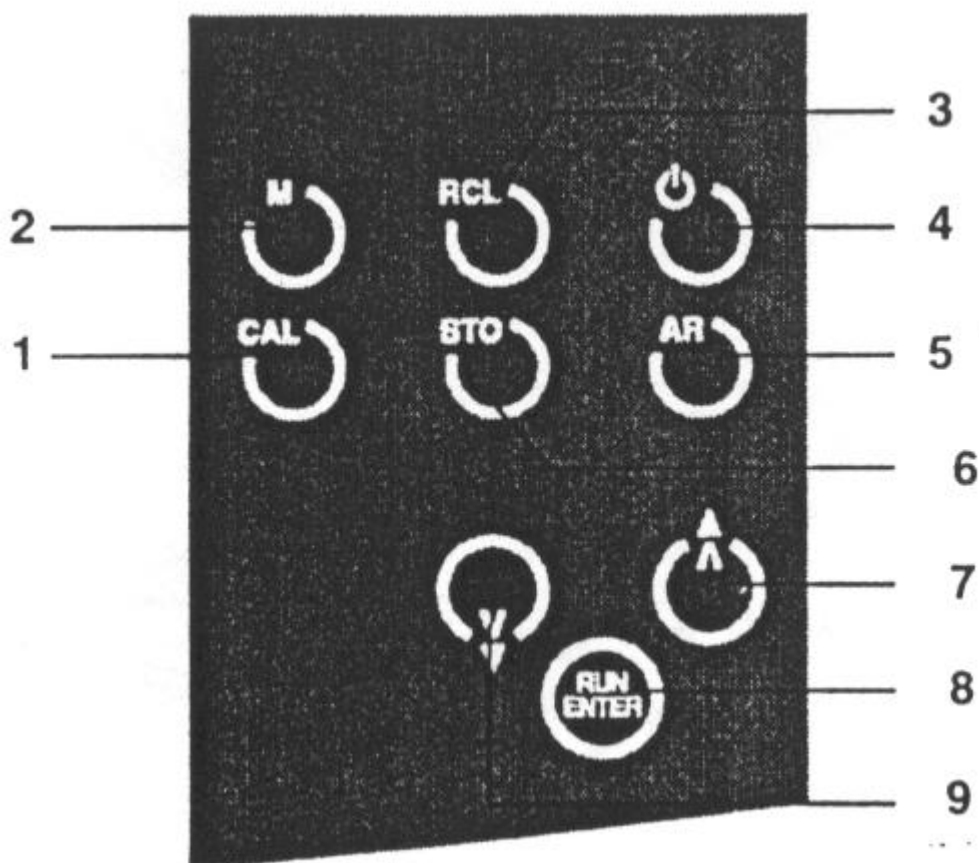

1.	Gardelės konstantos nustatymo režimas, temperatūrinės kompensacijos pasirinkimas
2.	Matavimo režimo pasirinkimas
3.	Matavimo verčių išskvietimas / perdavimas
4.	Prietaiso įjungimas / išjungimas
5.	AutoRead - režimo įjungimas / išjungimas
6.	Matavimo verčių registravimas
7.	Vertės didinimas, peržiūra
8.	Duomenų įvedimas, AutoRead - režimo aktyvavimas
9.	Vertės mažinimas, peržiūra

- **Savitojo elektrinio laidumo matavimas**

1. Laidumo elektrodą įmerkti į tirpalą.
2. Spaudinėti mygtuką , kol ekrane pasirodys simbolis χ . Savitojo elektrinio laidumo vertė bus pateikiama ekrane.

