




**2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“
4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“**

Projekto sutarties numeris: **ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261**

Projekto pavadinimas: **Inovatyvūs mokymosi metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalauro rengimui**

SVARSTYKLIŲ MAXX NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- **Klavišų aprašymas**

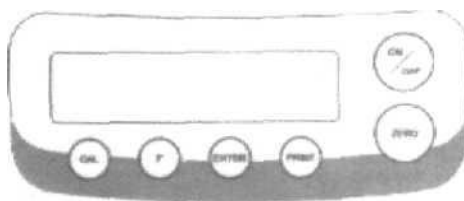

(ON/OFF) - On/off mygtukas: įjungia arba išjungia svarstyklės arba perjungia į budėjimo režimą.

Baterijų veikimas: on; išjungia apšvietimas, off

(ZERO) - Nulio nustatymui; paspausti ir laikyti 2 sekundes: atsidarys pritaikymų meniu.

(CAL) - Pradedama kalibravimą/reguliavimą.

(F) - Pradedama taikomąsias programas; slinkimui per jų meniu, konfigūracijos meniu ir kalibravimo meniu.

(ENTER) - Patvirtinimui pasirinktų nustatymų; išėjima iš pritaikymų ir kalibravimo meniu, jeigu mygtukas paspaudžiamas ir laikomas bent 2 sekundes.

(PRINT) - Duomenų spausdinimui ar išvedimui.

- **Svėrimas**

1. Įjunkite svarstyklės: paspauskite (ON/OFF) mygtuką. Prasideda savitestavimas.

2. Uždėkite indą ant svarstyklių.

3. Nustatykite nulį.

4. Įdėkite mėginį į indą ant svarstyklių.

5. Pasvėrus nuimkite indą nuo svarstyklių, paspauskite (ZERO) mygtuką.