




**2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“
4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“**

Projekto sutarties numeris: **ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261**

Projekto pavadinimas: **Inovatyvūs mokymosi metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalauro rengimui**

SVARSTYKLIŲ SI – 403A NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- **Klavišų aprašymas**

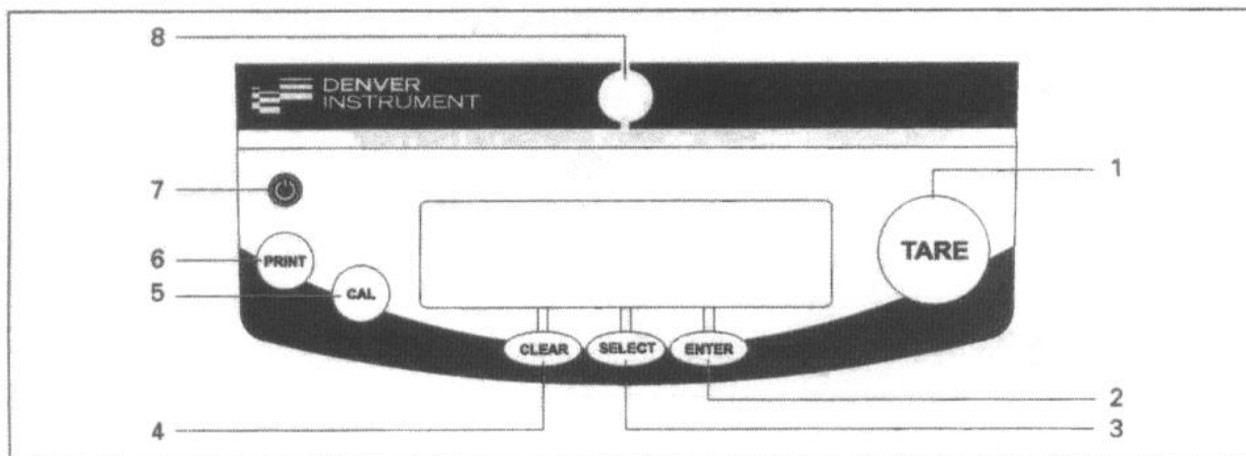

1. Taros funkcija: paspauskite čia norėdami atmesti taros svorį ir gauti tik mėginio svorį.
2. Paleidžia naudojamą programą.
3. Pasirinkti taikomąją programą/ Atidaryti veikimo meniu.
4. Ištrynimo (išvalymo funkcija). Šis mygtukas dažniausiai naudojamas nutraukti/atšaukti funkcijas; pavyzdžiui: baigti naudojamąsi programą; pertraukti kalibravimą/sureguliovimą, išeiti iš darbinio meniu.
5. Paspauskite čia norėdami pradėti kalibravimą/sureguliovimą.
6. Duomenų išvedimas: Spauskite šią mygtuką, norėdami perduoti ekrane matomas vertes į spausdintuvą ar kompiuterį.
7. On/Off mygtukas (įjungimo/išjungimo).
8. Lygio indikatorius.

- **Svėrimas**

1. Įjunkite svarstyklės: paspauskite (On/Off) mygtuką.
2. Uždėkite indą ant svarstyklių.
3. Nustatykite nulį (nutaruokite svarstyklės, paspaudę (TARE) mygtuką).
4. Įdėkite mėginį į indą ant svarstyklių.

5. Pasvėrus, nuimkite indą nuo svarstyklių, paspauskite (TARE) mygtuką.