




**2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“
4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“**

Projekto sutarties numeris: **ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261**

Projekto pavadinimas: **Inovatyvūs mokymosi metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalauro rengimui**

pH – metro ULTRA BASIC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Klavišų aprašymas

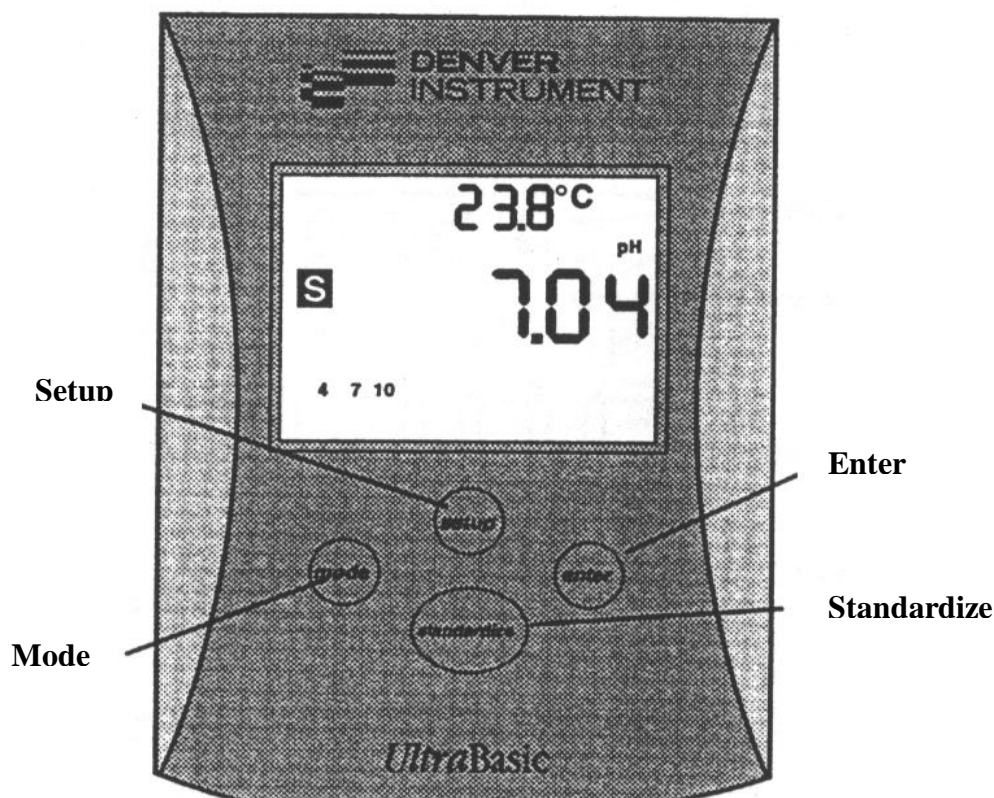

Mode – šio mygtuko pagalba pasirenkamas reikiamas (pH arba mV) matavimo režimas.

Standardize - nuspaudus šį mygtuką, atliekamas pH-metro kalibravimas.

Setup - Spaudant šį mygtuką, pasirenkami buferių reikšmių trynimo (Clear buffer), buferių reikšmių pasirinkimo (Set buffer) ir elektrodo parametro tiesiškumo patikrinimo (% Slope) režimai.

Enter - šio mygtuko pagalba įvedami pasirinkti parametrai ar reikšmės.

- **pH-metro kalibravimas.**

Įmerkite pH-elektrodą į stabiliai maišomą reikiamą kalibravimo buferį ir palaukite, kol matavimo vertė stabilizuosis. Nuspauskite mygtuką **Standardize**. Tą patį pakartokite, naudodami dar du kalibravimo buferius.

- **Matavimas**

Įmerkite pH-elektrodą į stabiliai maišomą tiriamą tirpalą ir palaukite, kol pH-metro parodymai stabilizuosis.